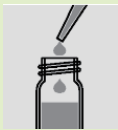


測定手順の紹介

COD_{Mn}の測定手順

01
CODテストチューブに試料と試薬を加える


02
リアクターで30分加熱


03
冷却後ろ過して測定


全窒素の測定手順

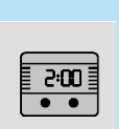
01
バイアルに試薬と試料を入れる


02
リアクターで30分加熱

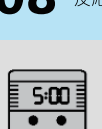

03
試薬を加える


04
3分間反応させる


05
試薬を加える


06
2分間反応させる


07
前処理した試料を反応セルに加える


08
5分間反応させる


09
測定


全リンの測定手順

01
バイアルに試薬と試料を入れる


02
リアクターで30分加熱


03
液体試薬を加える


04
粉末試薬を加える


05
5分間反応させる


06
測定


試薬価格例

測定項目	コード	品名	測定範囲	測定単価
全窒素	L535550	VARIO 全窒素測定用試薬セット <低レンジ用/50セット>	0.0~25.0mg/L N	700円/回
全リン	M1145430001	オルトリン酸/全リン用試薬25回分	0.05~5.0mg/L P (0.2~15.3mg/L PO ₄)	836円/回
COD Mn	C00060612	CODテストチューブ 25本入	0.5~11.0mg/L	407.5円/回
	C00060601	CODメーター用試薬 A液 100mL		
COD Cr	L2420712	VARIO COD測定用試薬 <高レンジ用/ 25本入 /水銀フリー>	20~1,500mg/L	640円/回
	L2420726	VARIO COD測定用試薬 <中レンジ用/ 150本入>	200~15,000mg/L	393円/回



セントラル科学株式会社

本社 〒104-0053 東京都中央区晴海2-1-40 晴海プライムスクエア
TEL. 03-3812-0226 FAX. 03-3814-7538

大阪支店 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-6-18 新大阪和幸ビル
TEL. 06-6392-1978 FAX. 06-6392-1971

URL <https://aqua-ckc.jp>



株式会社カセイ